

バイオセーフティーパック

BIO SAFETY PACK B.S.PACK

UN2900, UN2814, UN3373 危険物輸送用容器



BIO SAFETY PACKについて


バイオセーフティーパックは、感染性のある物質や病原性のある菌体の輸送を目的として開発された輸送用コンテナで、空路、陸路、航路における輸送を目的とした規定の条件をすべて満たしています。この感染性物質はIATA(国際航空輸送協会)の危険物規則書やWHO(世界保健機構)のガイダンスや国連勧告のなかで、危険物の分類区分6.2に定義され、特に人や動物に致命的な危害を与えるものをカテゴリーA、それ以外のものをカテゴリーBとして分類しています。家田貿易㈱ではカテゴリーA用としてBSP150、カテゴリーB用としてDSP150、それぞれの容器の冷蔵/冷凍輸送容器としBSP-COOLをご用意いたしました。

分類	カテゴリーA	カテゴリーB	カテゴリーA, B両用
カタログNO.	BSP150	DSP150	BSP-COOL
包装基準	PI620	PI650	PI904

バイオセーフティーパック・BSP150


カテゴリ-A用

バイオセーフティーパックBSP150は、危険物分類区分6.2のカテゴリ-A用の輸送容器です。セットには、ラベルや緩衝材、危険物申告書などの必要な備品が全て含まれております。箱に表記されている国連番号の4GUは、一次容器の材質に制約が無い事を表しています。また、BSP150の許容量は、一次容器と内容物の最大総質量が96gで設計しています。旅客機での輸送の場合は、輸送規則にもとづいて50mLもしくは50g以下でパッキングしてください。

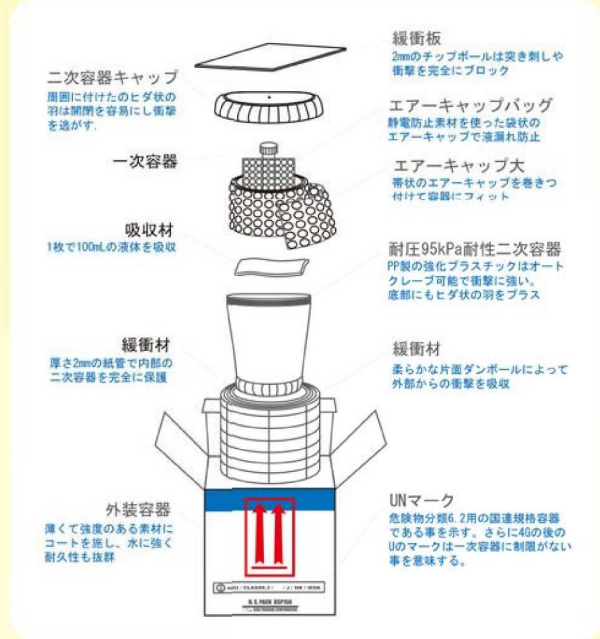


《バイオセーフティーパックBSP150》

カタログNO.	分類	品名	入数	価格
BSP150	カテゴリ-A	バイオセーフティーパック BSP150	12	¥42,000
BSP150S			4	¥14,800

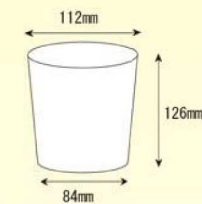

PP製二次容器内寸

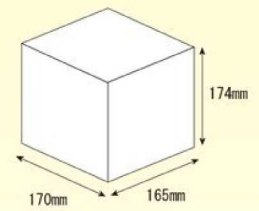

BSP150外寸

《オプション》

危険物6.2ラベル



型番：BSP-LA62
入数：50枚
価格：¥10,000

BSPシール



型番：BSP-SEAL
入数：120枚
価格：¥7,200

エアークャップ大



型番：BSP-AIR
入数：50枚
価格：¥5,000

吸収材



型番：BSP-FX
入数：100枚
価格：¥10,000

緩衝材




型番：BSP-DK
入数：20個
価格：¥6,000

宛名ラベル



型番：BSP-NAME
入数：50枚
価格：¥10,000

緩衝板

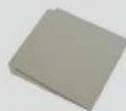

型番：BSP-BK
入数：50枚
価格：¥6,900

エアークャップバッグ




型番：BSP-BAG
入数：50枚
価格：¥5,000

BSP150外装容器



型番：BSP-OUTER
入数：10枚
価格：¥10,000

PP製二次容器

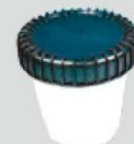


型番：BSP-150P
入数：10個
価格：¥10,000

バイオセーフティーパック・DSP150


カテゴリーB用

バイオセーフティーパックDSP150は、危険物分類区分6.2のカテゴリーB用の輸送容器です。セットには、緩衝材などの必要な備品が全て含まれています。また、DSP150の許容量は、一次容器と内容物の最大総質量が96gで設計しています。

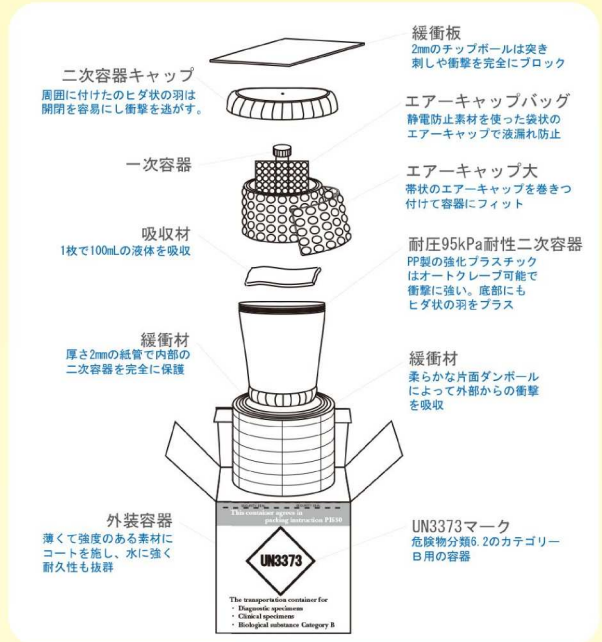

《バイオセーフティーパックDSP150》

カタログNO.	分類	品名	入数	価格
DSP150	カテゴリーB	バイオセーフティーパック DSP150	12	¥36,000
DSP150S			4	¥13,200

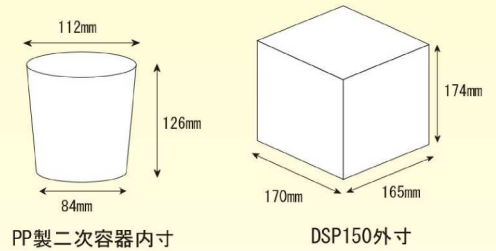


《オプション》


<p>DSP150外装容器</p> <p>型番: DSP-OUTER 入数: 10枚 価格: ¥10,000</p>	<p>BSPシール</p> <p>型番: BSP-SEAL 入数: 120枚 価格: ¥7,200</p>	<p>エアークャップ大</p> <p>型番: BSP-AIR 入数: 50枚 価格: ¥5,000</p>	<p>吸収材</p> <p>型番: BSP-FX 入数: 100枚 価格: ¥10,000</p>	<p>緩衝材</p> <p>型番: BSP-DK 入数: 20個 価格: ¥6,000</p>
<p>緩衝板</p> <p>型番: BSP-BK 入数: 50枚 価格: ¥6,900</p>	<p>エアークャップバッグ</p> <p>型番: BSP-BAG 入数: 50枚 価格: ¥5,000</p>	<p>PP製二次容器</p> <p>型番: BSP-150P 入数: 10個 価格: ¥10,000</p>		

バイオセーフティーパック・BSP-COOL

バイオセーフティーパックBSP-COOLは、バイオセーフティーパックBSP150やDSP150などの危険物輸送容器をドライアイスやアイスパックとともに梱包して輸送する冷蔵・冷凍輸送用容器です。危険物容器をオーバーパックで梱包するため、外装容器に適切な危険物ラベルと表示を施し、さらにOVER PACKのラベルを添付します。セットには必要なラベルなどの備品が全て含まれています。(BSP-COOLにBSP150もしくはDSP150を梱包する場合、ドライアイスは10kg用意してください。)

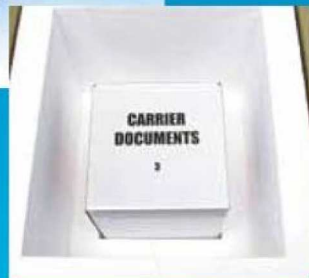


W175mm×D175mm×H25mmの段差が付いています。

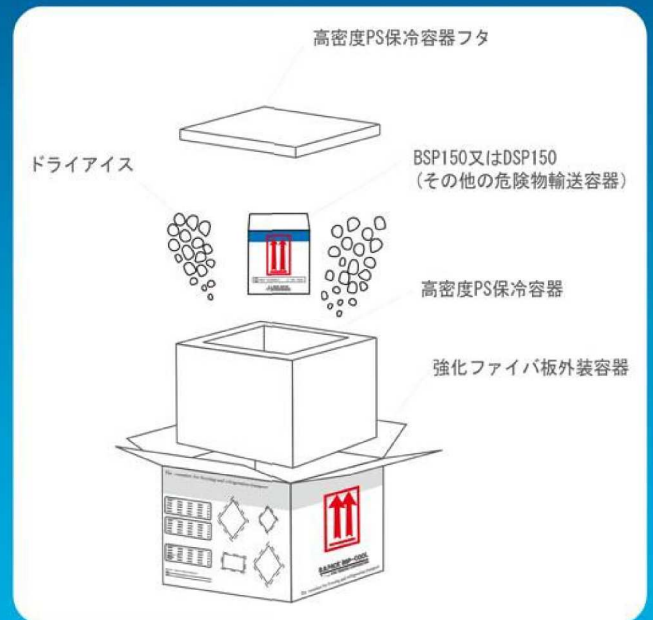

《バイオセーフティーパックBSP-COOL》

カタログNO.	分類	品名	入数	価格
BSP-COOL	カテゴリ A, B両用	バイオセーフティーパック 保冷容器	2	¥18,000
BSP-COOLS			1	¥9,800

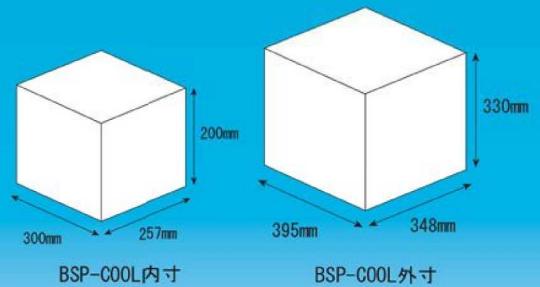

《オプション》

<p>危険物6.2ラベル</p> <p>型番: BSP-LA62 入数: 50枚 価格: ¥10,000</p>	<p>ドライアイスラベル</p> <p>型番: BSP-DRY 入数: 50枚 価格: ¥5,000</p>	<p>危険物9ラベル</p> <p>型番: BSP-LA9 入数: 50枚 価格: ¥10,000</p>	<p>UN3373ラベル</p> <p>型番: BSP-LA3373 入数: 50枚 価格: ¥8,000</p>	<p>BSP-COOL外装容器</p> <p>型番: BSP-COOLD 入数: 5枚 価格: ¥5,000</p>
<p>オーバーパックラベル</p> <p>型番: BSP-OVER 入数: 50枚 価格: ¥8,000</p>	<p>宛名ラベル</p> <p>型番: BSP-NAME 入数: 50枚 価格: ¥10,000</p>	<p>BSP-COOL発泡容器</p> <p>型番: BSP-COOLPS 入数: 2個 価格: ¥17,000</p>		

(発売元) **家田貿易株式会社**

http://www.ieda.co.jp/boeki/
E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

(販売店)

札幌営業所 〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11ケン北大前105号 TEL.090-2226-5660 TEL/FAX.011-709-2755
 仙台営業所 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号 TEL.022-395-9878 FAX.022-395-9879
 東京本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田 TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347
 大阪営業所 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401 TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-6626
 熊本営業所 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39 TEL.096-285-1907 FAX.096-285-1908
 沖縄営業所 〒901-0146 沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号 TEL.090-2210-7721 TEL/FAX.098-859-6271