
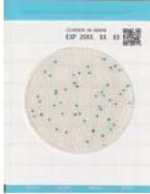




食品微生物検査を簡便・迅速！

Easy Plate™

微生物検査用フィルム培地

品名	Easy Plate™ AC 一般生菌数測定用	Easy Plate™ CC 大腸菌群数測定用	Easy Plate™ EC 大腸菌・大腸菌群数 測定用	Easy Plate™ SA 黄色ブドウ球菌数 測定用
イメージ				
培養温度	35±1℃			35±1℃、37±1℃
培養時間	48±2時間	24±2時間		
発色の判定	赤色	青色	大腸菌：紺～青紫色 大腸菌以外の大腸菌 群：ピンク～赤紫色	青色
第三者 機関認証	AOAC PTM認証※ ※「Medi・Ca」として掲載されています。			


接種 カバーフィルムを開けて、試料液を滴下

① 開ける



平らで水平な場所に置き、カバーフィルムを開ける

② 滴下する

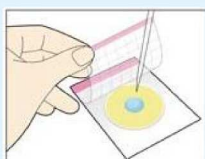

ピペットを垂直に保って、培養エリア中央に 1ml の試料液を滴下

③ 閉じる




カバーフィルムをゆっくり閉じる

 作業の効率化

 誰でも簡単に測定

 省スペース化

判定 コロニーを数える

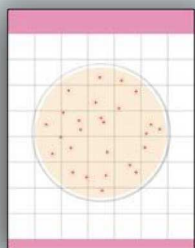


発色したコロニーのみをカウント

※廃棄方法
使用済の本製品は2次汚染の危険がありますので適切な滅菌処理をした後、各自治体及び施設の廃棄基準に従って破棄してください。

一般生菌数測定用

Easy Plate™ AC

標準寒天培地

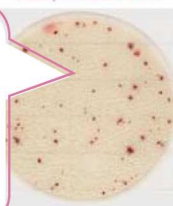

バチルス属のコロニーが広がりにくい

▲バチルス属を含む食品



◀ サンプルお申込みはこちら
各種サンプルをご用意しております。
お気軽にお申込みください。

kikkoman®

キッコーマンバイオケミファ株式会社

Easy Plate™ 用食品衛生検査機器

微生物検査体制の立ち上げ

※下記機種は最小スケールでの選定になっております。ご要望に応じてご紹介させていただきます。

■ 卓上型オートクレーブ8L Saniclave-Autoclave



¥170,000 ~

■ パーソナルインキュベーター SI-4955 5.1L (5℃~ 60℃)



¥49,000 ~

■ ホモジナイザー Pro-media SH-ⅡM



¥312,900 ~

■ コロニーカウンターCL-570



¥95,000 ~

■ 電子天秤HL-200i 2電源方式 秤量200g



¥10,000 ~

■ 分注ピペット ニチペット EX-Ⅱ



¥28,500 ~

■ 簡易クリーンブースCCB-1S Size : W700 × D400 × H500mm



¥78,000 ~

■ ラブバッグ (オートクレーブ用廃棄バッグ)



¥4,000 ~

■ 拭き取り用スワブ World bio products



¥7,000 ~

IEDA 家田貿易株式会社

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347
札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号
TEL. 090-2226-5660 TEL/FAX. 011-709-2755
仙台営業所 〒980-0821宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号
TEL. 022-395-9878 FAX. 022-395-9879
大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館II 401
TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626
熊本営業所 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39
TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908
沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号
TEL. 090-2210-7721 TEL/FAX. 098-859-6271

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp <http://www.ieda.co.jp/boeki/>

お問い合わせ