

# バイオセーフティーパック

## BIO SAFETY PACK B.S.PACK

UN2900, UN2814, UN3373 危険物輸送用容器



### BIO SAFETY PACKについて


バイオセーフティーパックは、感染性のある物質や病原性のある菌体の輸送を目的として開発された輸送用コンテナで、空路、陸路、航路における輸送を目的とした規定の条件をすべて満たしています。この感染性物質はIATA（国際航空輸送協会）の危険物規則書やWHO（世界保健機構）のガイダンスや国連勧告のなかで、危険物の分類区分6.2に定義され、特に人や動物に致命的な危害を与えるものをカテゴリーA、それ以外のものをカテゴリーBとして分類しています。家田貿易㈱ではカテゴリーA用としてBSP150、カテゴリーB用としてDSP150、それぞれの容器の冷蔵/冷凍輸送容器としBSP-COOLをご用意いたしました。

| 分類      | カテゴリーA | カテゴリーB | カテゴリーA、B両用 |
|---------|--------|--------|------------|
| カタログNO. | BSP150 | DSP150 | BSP-COOL   |
| 包装基準    | PI620  | PI650  | PI904      |

# バイオセーフティーパック・BSP150


カテゴリ-A用

バイオセーフティーパックBSP150は、危険物分類区分6.2のカテゴリ-A用の輸送容器です。セットには、ラベルや緩衝材、危険物申告書などの必要な備品が全て含まれております。箱に表記されている国連番号の4GUは、一次容器の材質に制約が無い事を表しています。また、BSP150の許容量は、一次容器と内容物の最大総質量が96 gで設計しています。旅客機での輸送の場合は、輸送規則にもとづいて50mLもしくは50 g 以下でパッキングしてください。

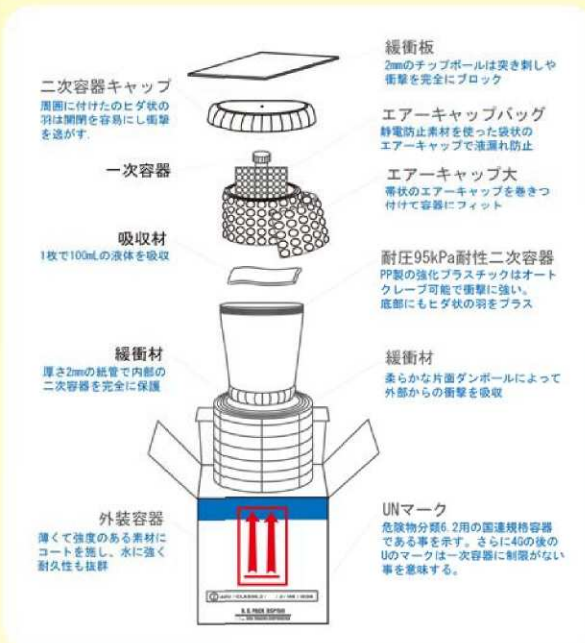


## 《バイオセーフティーパックBSP150》

| カタログNO. | 分類     | 品 名                    | 入数 | 価 格     |
|---------|--------|------------------------|----|---------|
| BSP150  | カテゴリ-A | バイオセーフティーパック<br>BSP150 | 12 | ¥42,000 |
| BSP150S |        |                        | 4  | ¥14,800 |

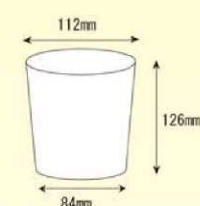

PP製二次容器内寸

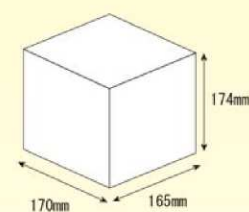

BSP150外寸

## 《オプション》

### 危険物6.2ラベル



型番: BSP-LA62  
入数: 50枚  
価格: ¥10,000

### BSPシール



型番: BSP-SEAL  
入数: 120枚  
価格: ¥7,200

### エアークャップ大



型番: BSP-AIR  
入数: 50枚  
価格: ¥5,000

### 吸収材



型番: BSP-FX  
入数: 100枚  
価格: ¥10,000

### 緩衝材



型番: BSP-DK  
入数: 20個  
価格: ¥6,000

### 宛名ラベル



型番: BSP-NAME  
入数: 50枚  
価格: ¥10,000

### 緩衝板



型番: BSP-BK  
入数: 50枚  
価格: ¥6,900

### エアークャップバッグ



型番: BSP-BAG  
入数: 50枚  
価格: ¥5,000

### BSP150外装容器



型番: BSP-OUTER  
入数: 10枚  
価格: ¥10,000

### PP製二次容器




型番: BSP-150P  
入数: 10個  
価格: ¥10,000

# バイオセーフティーパック・DSP150


カテゴリ-B用

バイオセーフティーパックDSP150は、危険物分類区分6.2のカテゴリ-B用の輸送容器です。セットには、緩衝材などの必要な備品が全て含まれています。また、DSP150の許容量は、一次容器と内容物の最大総質量が96 g で設計しています。

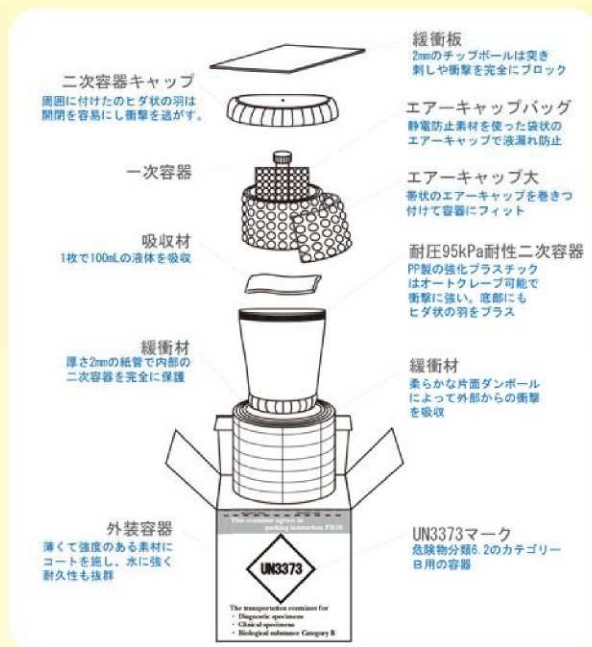

## 《バイオセーフティーパックDSP150》

| カタログNO. | 分類     | 品 名                    | 入数 | 価 格     |
|---------|--------|------------------------|----|---------|
| DSP150  | カテゴリ-B | バイオセーフティーパック<br>DSP150 | 12 | ¥36,000 |
| DSP150S |        |                        | 4  | ¥13,200 |

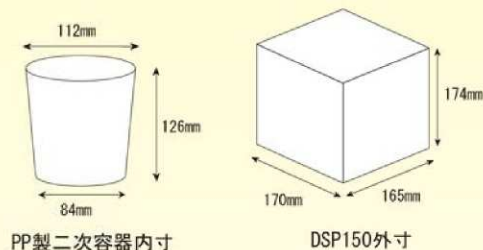


## 《オプション》

|                                                                              |                                                                         |                                                                           |                                                                          |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DSP150外装容器</b></p> <p>型番 : DSP-OUTER<br/>入数 : 10枚<br/>価格 : ¥10,000</p> | <p><b>BSPシール</b></p> <p>型番 : BSP-SEAL<br/>入数 : 120枚<br/>価格 : ¥7,200</p> | <p><b>エアークャップ大</b></p> <p>型番 : BSP-AIR<br/>入数 : 50枚<br/>価格 : ¥5,000</p>   | <p><b>吸収材</b></p> <p>型番 : BSP-FX<br/>入数 : 100枚<br/>価格 : ¥10,000</p>      | <p><b>緩衝材</b></p> <p>型番 : BSP-DK<br/>入数 : 20個<br/>価格 : ¥6,000</p> |
|                                                                              | <p><b>緩衝板</b></p> <p>型番 : BSP-BK<br/>入数 : 50枚<br/>価格 : ¥6,900</p>       | <p><b>エアークャップバッグ</b></p> <p>型番 : BSP-BAG<br/>入数 : 50枚<br/>価格 : ¥5,000</p> | <p><b>PP製二次容器</b></p> <p>型番 : BSP-150P<br/>入数 : 10個<br/>価格 : ¥10,000</p> |                                                                   |

# バイオセーフティーパック・BSP-COOL


バイオセーフティーパックBSP-COOLは、バイオセーフティーパックBSP150やDSP150などの危険物輸送容器をドライアイスやアイスパックとともに梱包して輸送する冷蔵・冷凍輸送用容器です。危険物容器をオーバーパックで梱包するため、外装容器に適切な危険物ラベルと表示を施し、さらにOVER PACKのラベルを添付します。セットには必要なラベルなどの備品が全て含まれています。(BSP-COOLにBSP150もしくはDSP150を梱包する場合、ドライアイスは10kg用意してください。)

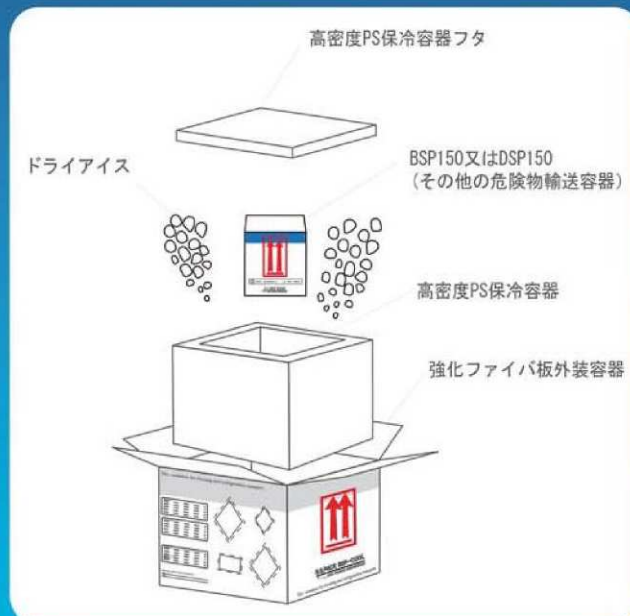

W175mm×D175mm×H25mmの段差が付いています。

## 《バイオセーフティーパックBSP-COOL》

| カタログNO.   | 分類             | 品名                   | 入数 | 価格      |
|-----------|----------------|----------------------|----|---------|
| BSP-COOL  | カテゴリ<br>A, B両用 | バイオセーフティーパック<br>保冷容器 | 2  | ¥30,000 |
| BSP-COOLS |                |                      | 1  | ¥16,000 |

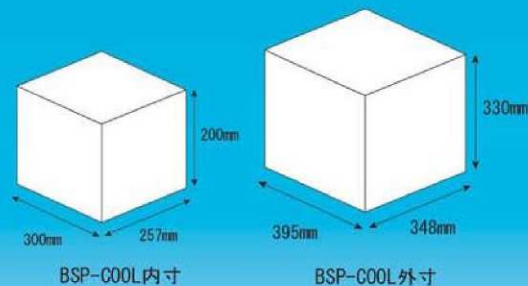

## 《オプション》

|                                                                         |                                                                       |                                                                             |                                                                          |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>危険物6.2ラベル</b></p> <p>型番: BSP-LA62<br/>入数: 50枚<br/>価格: ¥10,000</p> | <p><b>ドライアイスラベル</b></p> <p>型番: BSP-DRY<br/>入数: 50枚<br/>価格: ¥5,000</p> | <p><b>危険物9ラベル</b></p> <p>型番: BSP-LA9<br/>入数: 50枚<br/>価格: ¥10,000</p>        | <p><b>UN3373ラベル</b></p> <p>型番: BSP-LA3373<br/>入数: 50枚<br/>価格: ¥8,000</p> | <p><b>BSP-COOL外装容器</b></p> <p>型番: BSP-COOLD<br/>入数: 5枚<br/>価格: ¥5,000</p> |
| <p><b>オーバーバックラベル</b></p> <p>型番: BSP-OVER<br/>入数: 50枚<br/>価格: ¥8,000</p> | <p><b>宛名ラベル</b></p> <p>型番: BSP-NAME<br/>入数: 50枚<br/>価格: ¥10,000</p>   | <p><b>BSP-COOL発泡容器</b></p> <p>型番: BSP-COOLPS<br/>入数: 2個<br/>価格: ¥17,000</p> |                                                                          |                                                                           |

(発売元)



**家田貿易株式会社**

http://www.ieda.co.jp/boeki/  
E-mail: boeki@ieda-group.co.jp

(販売店)

札幌営業所 〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11 テン北大前105号  
仙台営業所 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町10-23 第1春山ビル2階H号  
東京本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田  
大阪営業所 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル2401  
熊本営業所 〒861-8035 熊本県熊本市東区御膳6-7-39  
沖縄営業所 〒901-0146 沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号

TEL 090-2226-5660 TEL/FAX 011-709-2755  
TEL 022-395-9878 FAX 022-395-9879  
TEL 03-3816-2861 FAX 03-3814-5347  
TEL 06-6338-1518 FAX 06-6338-5626  
TEL 096-285-1907 FAX 096-285-1908  
TEL 090-2210-7721 TEL/FAX 090-859-6271