

【使用方法】

- ①滅菌サンプルと一緒にエーステストをセットし滅菌します。空間殺菌用のエーステストは培地と一体になっていないので滅菌パックに入った芽胞菌担体を滅菌物と一緒に滅菌します。
- ②培地が分かれているエーステストはクリーンベンチ内で芽胞キャリアを取り出し培地に入れます。
- ③濾紙に培地が完全に浸漬していることを確認し、過酸化水素殺菌用は55～60℃で24時間、二酸化塩素殺菌用とホルマリン薫蒸用は30～37℃で48時間培養し培地の色の変化を調べます。
滅菌が完全に行われた場合培地の色は変わりませんが、不完全な場合は黄色に変わります。

＜インキュベーター＞ 注意：バイオリジカルインジケーターのチューブ専用のインキュベーターです。



エースミニ（22本掛け）

RT+5～80℃設定、
タイマー機能、
プログラム機能付き

【仕様】

タイプ	キャップカラー	培地の変化 (滅菌が不完全な場合に变化)	滅菌ラベルの変化 (滅菌を掛けたことの確認用)	指標菌
1. 過酸化水素殺菌用	—	紫 → 黄	—	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953
2. 二酸化塩素殺菌用	—	赤 → 黄	—	<i>Bacillus atrophaeus</i> ATCC 9372
3. ホルマリン薫蒸用	—	赤 → 黄	—	<i>Bacillus atrophaeus</i> ATCC 9372

カタログNO.	品 名	芽胞数	用 途	入 数	価 格
H3726-2	蒸気過酸化水素滅菌・殺菌用エーステスト (培地付)	1×10^2 以上	過酸化水素殺菌	100本/箱	¥51,000
H3726-3		1×10^3 以上			
H3726-4		1×10^4 以上			
H3726-5		1×10^5 以上			
H3726T		1×10^6 以上			¥78,000
H6306-4	二酸化塩素ガス空間殺菌用エーステスト(培地付)	1×10^4 以上	二酸化塩素殺菌	100本/箱	¥51,000
H6306		1×10^6 以上			
H6307-3	ホルマリン薫蒸用エーステスト(培地付)	1×10^3 以上	ホルマリン薫蒸殺菌	100本/箱	
H6307-4		1×10^4 以上			
H6307		1×10^6 以上			
H8100	エースミニ(22本掛け)	—	エーステスト用インキュベーター	1台	¥77,000

*H6307-3,-4は受注生産品

(製造元) 福 沢 商 事 株 式 会 社
(発売元) 家 田 貿 易 株 式 会 社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 ㊦4家田
TEL 03-3816-2861 FAX 03-3814-5347
〒564-0053 大阪府吹田市市江の木町13-9江坂シビル館Ⅱ401
TEL 06-6338-1518 FAX 06-6338-5626
〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39
TEL 096-285-1907 FAX 096-285-1908
E-MAIL boeki@ieda-group.co.jp
URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>

(販売店)